

支原体检测试剂盒 Mycoplasma Test Kit

本产品冰袋运输：4℃保存，保质期6个月；-20℃保存，保质期18个月。

货号规格

CX401	20 rxns
CX401L	50 rxns

产品内容

组分	CX401	CX401L
支原体检测混合液	600 μL	500 μL × 3
阳性对照	22 μL	56 μL

产品简介

本支原体检测试剂盒是利用降落聚合酶链式反应技术(TD-PCR)对支原体 16S rRNA 基因高度保守区域特异性片段进行扩增检测。试剂盒中所含的检测混合液能特异性扩增多种支原体 16S rRNA 基因片段，可以达到一次性检测多种支原体的目的。本试剂盒根据欧洲药典中生物制药生产对于支原体的检测要求定制而成，避免了培养法检测可能带来的次级污染问题，检测速度更快，具有非常高的灵敏性，特异性及性价比，可用于各种生物材料(如细胞培养基、实验动物分泌物、动物血清等)支原体感染的检测。

操作说明

1. 直接取 2 μL 细胞培养上清液作为 PCR 模板(悬浮细胞需要 1000 rpm 离心 4 min 取上清)；
2. 反应体系配置


无菌水	19 μL
支原体检测混合液	29 μL
样品/阳性对照	2 μL

3. PCR 反应程序

94℃	90 s	} 20个循环(每2个循环降1℃, 或者每1个循环降0.5℃。)
94℃	30 s	
70~61℃	30 s	
72℃	45 s	
94℃	30 s	} 20个循环
60℃	30 s	
72℃	45 s	
72℃	4 min	

4. 取 5 μL PCR 扩增产物，使用 1%琼脂糖凝胶电泳检测 PCR 结果。

结果分析

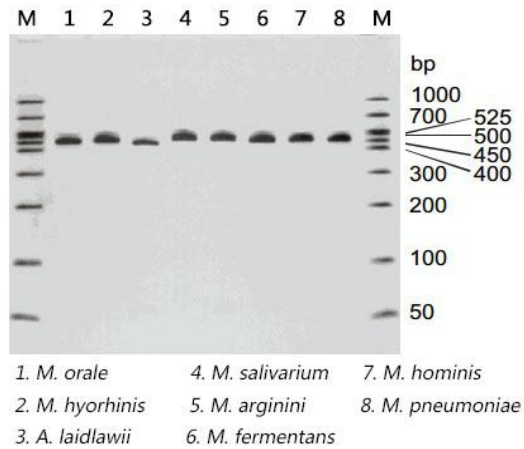

常见支原体种类

支原体种类	中文名称	PCR 条带大小
<i>M. orale</i>	口腔支原体	462bp
<i>M. hyorhinis</i>	猪鼻支原体	464bp
<i>A. laidlawii</i>	莱氏无胆甾原体	438bp
<i>M. salivarium</i>	唾液支原体	466bp
<i>M. arginini</i>	精氨酸支原体	465bp
<i>M. fermentans</i>	发酵支原体	461bp
<i>M. hominis</i>	人型支原体	463bp
<i>M.pneumoniae</i>	肺炎支原体	470bp

注意事项

1. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作；
2. 本产品仅限科研使用。

版本号：20K04