

# 转膜缓冲液(10×)

Transfer Buffer(10×)

本产品常温运输；保存于室温，保质期 12个月。

## 货号规格

货号	规格
PS109	5 L
PS109S	500 mL

## 产品特点

- 操作方便** — 大容量水立方包装, 自带水龙头, 取用方便;
- 超高性价比** — 是目前市场上性价比非常高的常用缓冲液。

## 转膜缓冲液(1×)的配制方法

### 1000 mL 转膜缓冲液 (1×):

100 mL 转膜缓冲液 (10×) + 700 mL 去离子水 + 200 mL 甲醇 (或无水乙醇)

**注意:** 配制过程中, 请先用去离子水稀释转膜缓冲液(10×), 最后再加入醇。

## 注意事项

1. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作;
2. 本产品仅限科研使用。

