

快速电泳缓冲液速溶颗粒

Fast-Run Electrophoresis Buffer Instant Granules

本产品常温运输和保存，保质期36个月。

货号规格

货号	规格
TF107	500 mL×20

产品简介

本产品为速溶颗粒，每袋可配制 500 mL 1× 快速电泳缓冲液，其采用优化离子体系，专为 Tris-Glycine SDS-PAGE 设计。通过特殊缓冲组分配比，在保证分离分辨率的前提下显著提升蛋白迁移速率，有效缩短电泳时间，提高实验效率。

产品特点

- 快速高效** —— 推荐 150 V 恒压，30~40 min 即可完成电泳；
- 条带锐利** —— 优化离子强度，蛋白分离效果良好，条带清晰；
- 方便快捷** —— 速溶颗粒，即用即配。

注意事项

- 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作；
- 本产品仅限科研使用。

使用说明

- 将大约 300 mL 蒸馏水或去离子水倒入烧杯，并向其中缓慢加入 1 袋快速电泳缓冲液速溶颗粒，搅拌溶液直至颗粒完全溶解；
- 向步骤 1 所得溶液中加入蒸馏水或去离子水，定容至 500 mL，即为 1× 快速电泳缓冲液。